



2016年1月

EGリーダー SV-12 用 透析液エンドトキシン測定用ソフト(Ver. 1.22JT)の変更内容

■ 検体の濃度表示を変更しました

計算結果の画面で、検体の濃度表示は、検量線から算出された数値が 0.0010EU/mL 未満の場合は、すべて“検出限界未満”とし、0.0010EU/mL 以上の場合の表示桁数は小数点以下 4 桁に固定しました。

検量線から算出された数値 (EU/mL)	検体の濃度表示	
	本ソフト (Ver.1.22JT)	従来ソフト (Ver.1.20T)
① マイナス	検出限界未満	検出不能
② 0~0.0010 未満		使用者が設定した 小数点以下の桁数で表示
③ 0.0010 以上	小数点以下 4 桁で表示	

❖ EGリーダーSV-12 用ソフトにおける表示例



本ソフトでの表示

従来ソフトでの表示

検体		反応速度 (mAbs/min)		検体濃度 (EU/mL)
No.	名前	データ	平均値	
1	検体1	0.91	0.91	検出限界未満
2	検体2	1.01	1.01	検出限界未満
3	検体3	2.23	2.23	0.0027

検体		反応速度 (mAbs/min)		検体濃度 (EU/mL)
No.	名前	データ	平均値	
1	検体1		0.91	① 検出不能
2	検体2	0.91	1.01	② 0.0002
3	検体3	2.23	2.23	③ 0.0027

■ 本ソフトと従来ソフトのデータ互換性

	本ソフト	従来ソフト
本ソフトで測定したデータ	読み込み可	読み込み不可
従来ソフトで測定したデータ	読み込み可 ただし、0.0010EU/mL 未満は “検出限界未満”と表示	読み込み可

【お問い合わせ先】

生化学工業株式会社 LAL 営業グループ
 TEL: 03-5220-8953 FAX: 03-5220-8956
 E-mail: s-info@seikagaku.co.jp